

Brabender®



Brabender®
旋转粉碎机
普遍适用于各种材料



规矩方圆，品质所依



可以配合多种仪器进行标准测试：

- Farinograph®粉质仪全麦粉测量(ICC标准115/1)
- 降落数测定仪
- 面筋仪

实验室样品制备：

粉碎分析

Brabender旋转粉碎机适用于多种物料分析前的粉碎，准确、可靠、粉碎细度可调。

- 纤维类物料
 - 干草、牧草、稻草
 - 烟草
 - 树叶
 - 纤维和人造纤维
- 韧性物料
 - 皮革、皮草
 - 油毡
 - 赛璐珞
 - 塑料
- 坚硬物料
 - 通心面
 - 可可壳
 - 木炭
 - 植物块茎

原理

物料经喂料斗进入粉碎室。喂料斗下方的插板可精确控制加料量。


粉碎室内壁上固定着四个特制的切刀。

安装在电动机轴端的转子上装有六个可换可调的切刀，刀口方向与内壁上的相反以便磨碎物料。

调换粉碎室下部的筛网可以控制物料的粗细度。

达到细度的物料落入收集盘中，筛上物继续被粉碎直至达到所需细度。

研磨室和收集器设安全开关以防止研磨室的门打开时切刀启动仪器。

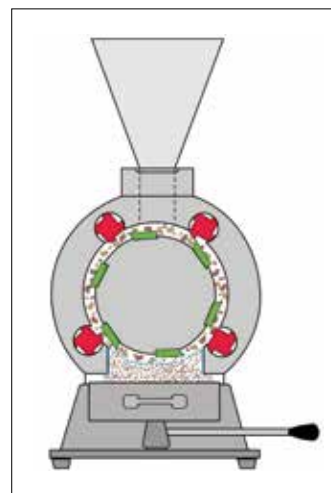

旋转粉碎机原理图

可更换筛网调节粉碎细度：

- 孔径0.5毫米，完整
- 孔径1.0毫米，完整
- 孔径1.5毫米，完整
- 孔径2.0毫米，完整
- 孔径4.0毫米，完整
- 孔径5.0毫米，完整

...可按用户需求提供所需规格的筛网

旋转粉碎机	
安全保证	<ul style="list-style-type: none"> • 门上设有微动开关 • 收集器设有安全开关
电源连接	3 x 400伏; 50/60赫兹 + N + PE; 2.6安 3 x 230伏; 50/60赫兹 + PE; 4.7安
外形尺寸 (宽 x 高 x 深)	320 x 600 x 610毫米
重量	净重约55公斤

MELCHERS 美最时

Melchers Techexport GmbH
www.melchers-techexport.com

Guangzhou Representation:

Phone: 0086-20-86668700

Fax: 0086-20-86677845

Contact Person: Mrs. Catherine Zeng

E-mail: zengshuping@gz.melchers.com.cn

Beijing Representation:

Phone: 0086-10-6525775318

Fax: 0086-10-65123505/65240444

Contact Person: Mrs. Xu Ping

E-mail: xuping@bj.melchers.com.cn



Brabender® GmbH & Co. KG

Kulturstr. 49-55 · 47055 Duisburg
Germany

Phone: +49 203 7788-0

food-sales@brabender.com

www.brabender.com



Brabender®代理商遍布全球各地。

© 2018 Brabender® GmbH & Co. KG

所有商标均已注册。如有设计变更和技术改造，恕不另行通知。