



Rapid Flour Check
Schnelle und präzise Mehlmethode für den Brabender GlutoPeak®

Sergej Gall

Brabender GmbH & Co. KG Duisburg – Germany

...where quality is measured.

Brabender GlutoPeak

Die neue Mehlmethode „ Rapid Flour Check“

Brabender bietet ab jetzt eine neue Methode für den GlutoPeak:
Den Rapid Flour Check.

Analysieren Sie die Qualität Ihres Mehls von jetzt an besonders

schnell



und präzise



...where quality is measured.

Brabender[®]

Brabender GlutoPeak

Die neue Mehlmethode „ Rapid Flour Check“

Was ist charakteristisch für diese neue Methode?

- Probenmenge 9 g dest. Wasser und 9 g Mehl
- Geschwindigkeit: 2750 min⁻¹
- Thermostat-Temperatur 36°C
- Testzeit < 5 min.
- Neue Auwertung: “Rapid Flour Check”
Ergebnisse für Protein, Gluten-, W-Value- and Wasseraufnahme in weniger als 5 min.
- Neue Offset und Faktor-Funktion
Verfeinern Sie die GlutoPeak-Messergebnisse

...where quality is measured.

Brabender[®]

Brabender GlutoPeak Zielgruppen

Für wen ist die neue Methode nützlich?

- Weizenzüchter
- Getreidehändler
- Müller
- Bäcker



...where quality is measured.

Brabender[®]

Brabender GlutoPeak

Vorteile für Weizenzüchter und Weizenhändler


Welche Vorteile bietet die neue Methode für Weizenzüchter und Getreidehändler?

Schnelle Bestimmung von ...



- Protein
- Gluten
- Wasseraufnahme
- W-Value

...mit einer **kleinen Probemenge**

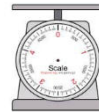

...where quality is measured.

Brabender[®]

Brabender GlutoPeak

Vorteile für Müller

Welche Vorteile bietet die neue Methode für Müller?

Der GlutoPeak bietet in der Warenannahme einen **schnellen** Überblick über die Getreideanlieferung / Getreidequalität.



Treffen Sie eine schnelle Entscheidung:




Lieferung annehmen

oder



Lieferung ablehnen

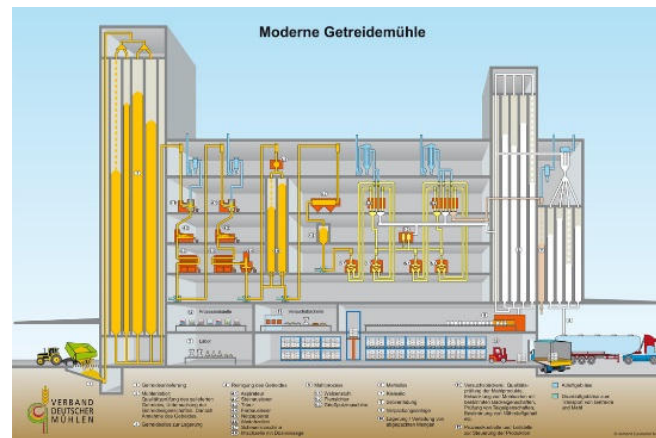

...where quality is measured.

Brabender®

Brabender GlutoPeak

Vorteile für Müller


Welche Vorteile bietet die neue Methode für Müller?

Der GlutoPeak bietet in der Warenannahme einen **schnellen** Überblick über die Getreideanlieferung / Getreidequalität.



Treffen Sie eine schnelle Entscheidung:

In welchem Silo soll das Getreide gelagert werden?

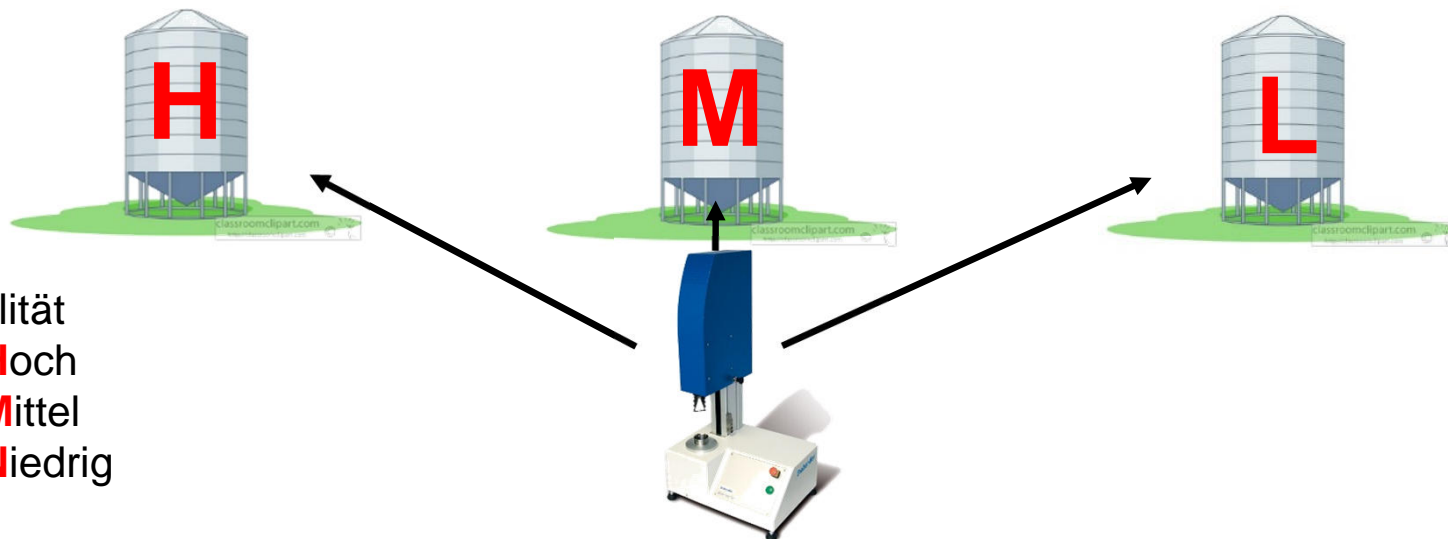

...where quality is measured.

Brabender[®]

Brabender GlutoPeak

Vorteile für Müller

Welche Vorteile bietet die neue Methode für Müller?

Nutzen Sie den GlutoPeak zur **schnellen** Analyse  , um den Mahlprozess einzustellen.



Reduzieren Sie Ausschuss.

...where quality is measured.

Brabender[®]

Brabender GlutoPeak

Vorteile für Bäcker

Welche Vorteile bietet die neue Methode für Bäcker?

Der GlutoPeak bietet in der Warenannahme einen **schnellen** Überblick über die Mehllieferung / Mehllqualität.



Treffen Sie eine schnelle Entscheidung:



Lieferung annehmen

oder



Lieferung ablehnen

...where quality is measured.

Brabender[®]

Brabender GlutoPeak

Eine Investition, die sich bezahlt macht

Wie amortisiert sich der GlutoPeak?


Schnelle Analyse



= Zeitersparnis



= Höherer Gewinn

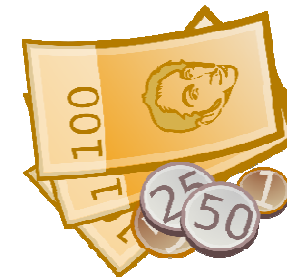

Ein praxisbezogenes Beispiel:

Testzeit Farino+Glutomatic (25 min.) + Alveograph (40 min.)	= 65 min.
<u>Testzeit GlutoPeak</u>	<u>= 5 min.</u>
Zeitersparnis	= 60 min.

...where quality is measured.

Brabender[®]

Brabender GlutoPeak

Eine Investition, die sich bezahlt macht

Eine Mühle macht täglich durchschnittlich 5 Versuche mit Alveograph, Farinograph und Glutomatic.

5 Versuche x 60 min. = **5 h Zeitersparnis pro Tag**

Durchschnittliches Gehalt eines Laboranten (in Deutschland) = 30 €/h

30 €/h x 5 h = **150 € Ersparnis pro Tag**

150 € x 300 Tage = **45.000 € Ersparnis pro Jahr**

Nach wie vielen Monaten hat sich der GlutoPeak amortisiert?



...where quality is measured.

Brabender[®]

Brabender GlutoPeak

Neugierig? Dann kontaktieren Sie uns!

Brabender GmbH & Co. KG
Kulturstr. 51-55
47055 Duisburg

Herr Sergej Gall
+49 203 7788-162
sergej.gall@brabender.com
<http://www.brabender.com>



...where quality is measured.

Brabender®